



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN APL-MS008CS Digitális mikroszkóp Apexel 400X-800X LCD kijelzővel

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

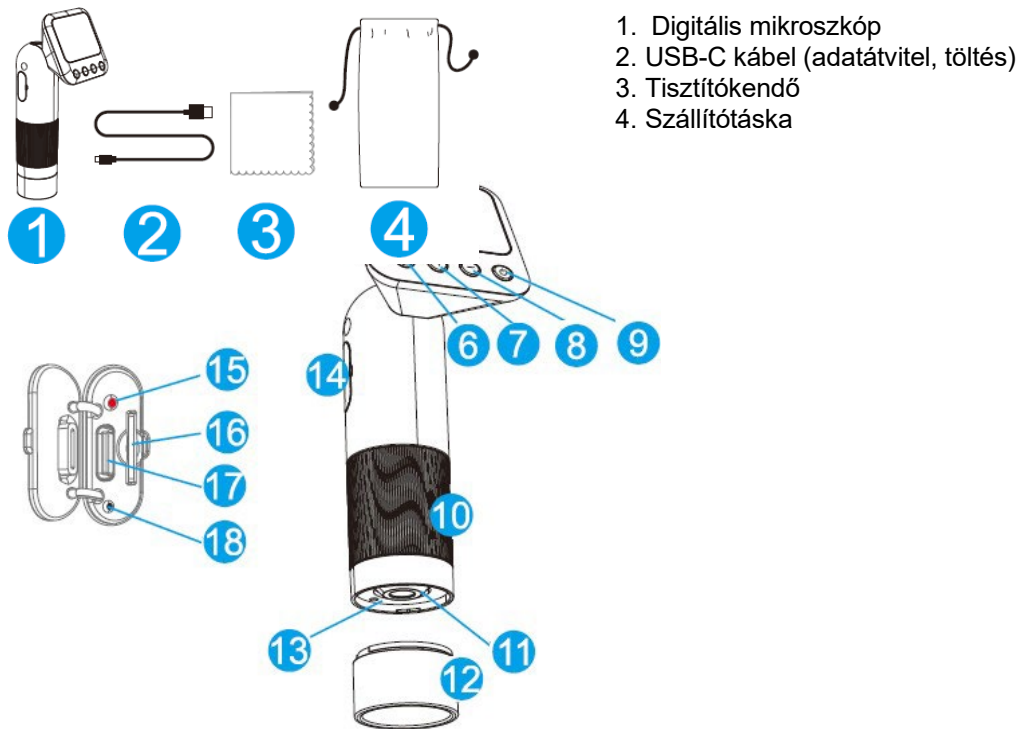

HASZNÁLAT

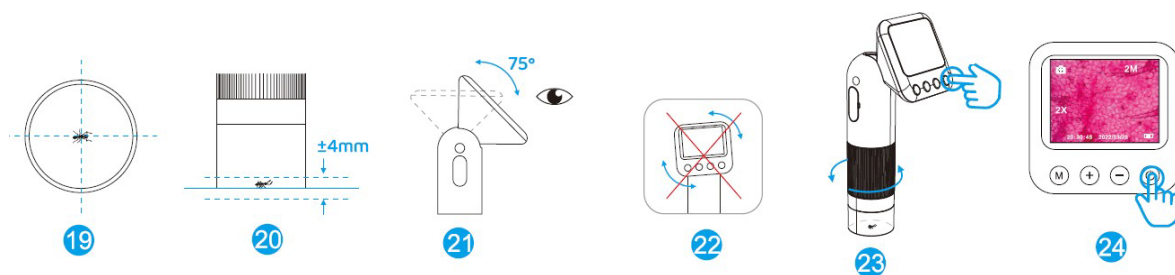

Mikroszkóp vizsgálata

A kijelző elindításához tartsa lenyomva a (9.) gombot.

A világítás bekapcsolásához tartsa lenyomva a (7.) gombot. A zoom módosításához nyomja meg röviden a (7. / 8.) gombot. A világítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a (8.) gombot.


Megfigyelés indítása

Irányítsa a mikroszkópot a tárgyra, és győződjön meg arról, hogy középre van igazítva (19.). Az objektívtől való távolságnak ± 4 mm-nek kell lennie (20.).

Állítsa be a kijelző szögét az igényeinek megfelelően (21.). A kijelző 75°-os szögben is elhelyezhető, különben károsíthatja a tartót (22.).

Óvatosan fókuszálja a képet, és figyelje meg a változásokat. A (23. / 24.) gombok segítségével fényképet vagy videót rögzíthet.

Vezérlő

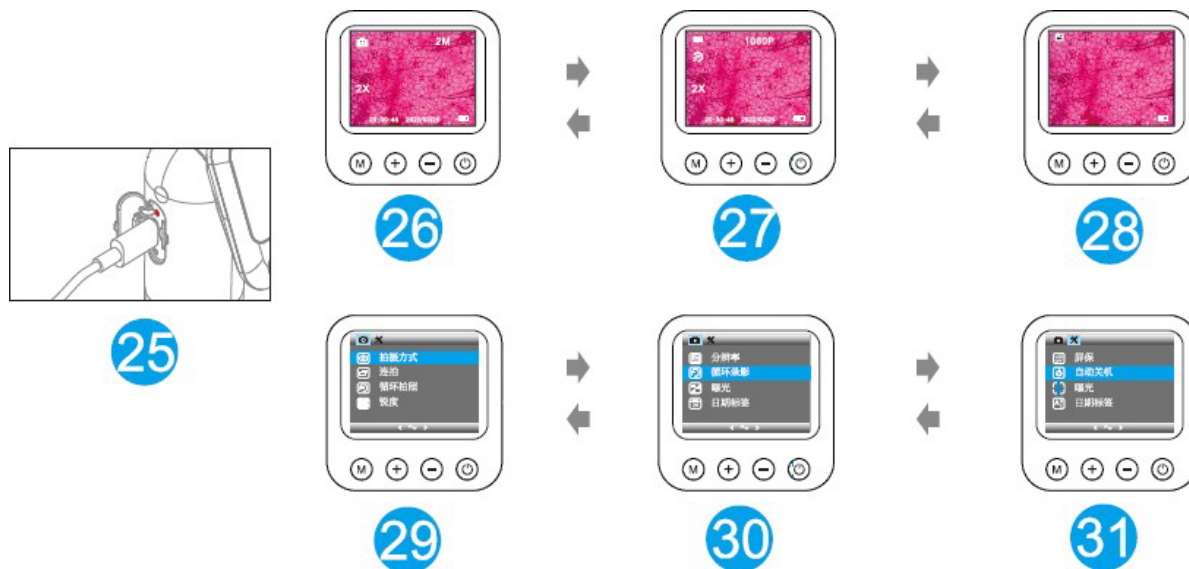

A mikroszkóp elindításához/leállításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot (9.) 2 másodpercig.

Fotó/videó készítése és lejátszása

A (6.) gomb megnyomásával válthat a módok között (26. / 27. / 28.).

Fotó/videó készítése közben nyomja meg a gombot a nagyításhoz (7.) vagy kicsinyítéshez (8.), majd a bekapcsológomb megnyomásával készíthet fényképet/videót.

A fényerő növeléséhez tartsa lenyomva a (7.) gombot, csökkentéséhez pedig a (8.) gombot. A beállításba való belépéshez tartsa lenyomva a (6.) gombot (29. / 30. / 31.).

Fotók/videók lejátszása

Nyomja meg a (7.) és (8.) gombot a képek kiválasztásához, vagy a (9.) gombot a lejátszáshoz. Lejátszás közben a (7.) és (8.) gombokkal vezérelheti a videót.

A fájl törléséhez tartsa lenyomva a (6.) gombot.

A menübe való belépés után nyomja meg a (6.) gombot a beállítások (fotó / videó / általános) közötti váltáshoz, a (7.) és (8.) gombokkal pedig a menüben való navigáláshoz. A menü kiválasztásához nyomja meg a bekapcsológombot. A visszalépéshez nyomja meg a (6.) gombot.

26. Fotófelület 27. Videófelület 28. Lejátszás

29. Fotóbeállítások felület 30. Videóbeállítások felület 31. Beállítási felület

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Töltés

Töltés USB-C porton és adapteren keresztül. A töltési idő kb. 2 óra, egyetlen töltéssel a használati idő kb. 2 óra. Töltés közben a piros LED világít, töltés után a zöld LED világít

GYAKORI KÉRDÉSEK

Hiba	Ok	Megoldás
A mikroszkóp nem indul el	Lemerült akkumulátor	Töltés
A kép nem tiszta és sötét	A lámpa nem világít	Kapcsolja be a lámpát
A rendszer elakadt	Nyomja meg az Újraindítás gombot	Egy keskeny tárggyal nyomja meg az újraindítás gombot
A kép nem éles	Rosszul fókuszált, piszkos felület	Ellenőrizze a fókuszot, tisztítsa meg
A kijelző túl világos	Helytelenül beállítva	Állítsa be a fényerőt a beállításokban

- Puha és száraz ruhával tisztítsa.
- Számítógéphez való csatlakoztatáshoz látogasson el a következő weboldalra:
www.apexellens.com
- Árnyékos és hűvös helyen tárolandó.756

KÖRNYEZETVÉDELLEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.