


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN APL-MS200 200-szoros nagyítású Apexel mikroszkóp LED-es és UV-megvilágítással

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

A CSOMAG TARTALMA

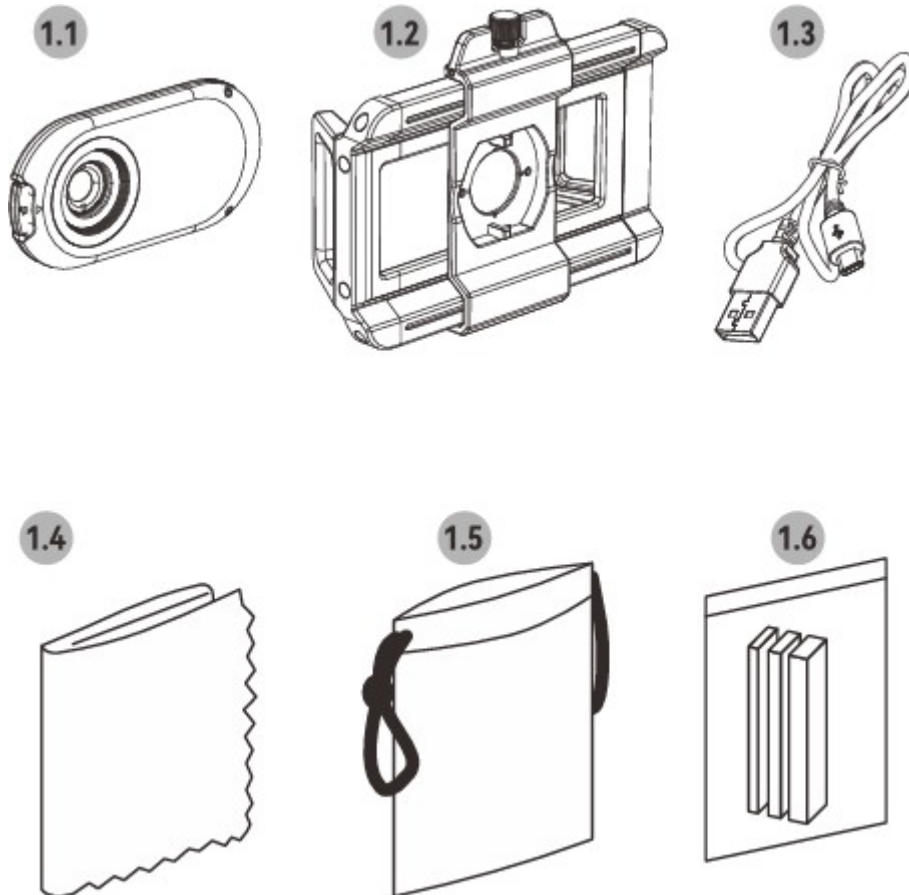

1.1 Gyorsrögzítésű mikroszkóp okostelefonhoz


1.2 Gyorsrögzítésű telefon tartó

1.3 USB-C töltőkábel

1.4 Tisztító kendő

1.5 Szállítótáska

1.6 EVA alátétek 21x4,5x (2 / 3 / 4 mm)

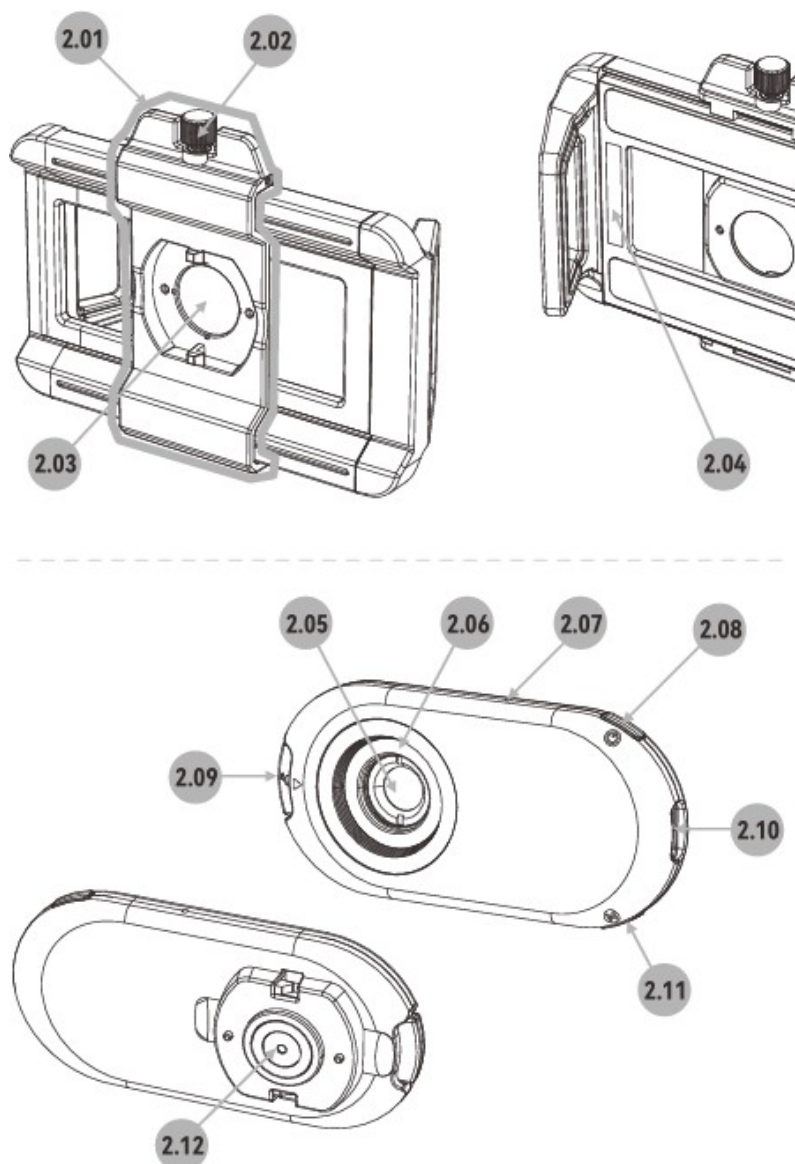

Állítható telefon tartó

2.01 Csúszó objektívmodul

2.02 Zár

2.03 Objektívnyílás

2.04 EVA alátét

Mikroszkóp (100-szeres / 150-szeres / 200-szeres)

2.05 Mikroszkóp objektív

2.06 Mikroszkóp megvilágítása

2.07 Akkumulátor-jelző


2.08 Világítás és fényerő gomb

2.09 Objektív rögzítésének oldása

2.10 USB-C töltőcsatlakozó

2.11 Világításváltó gomb

2.12 Mikroszkóp objektívlencse

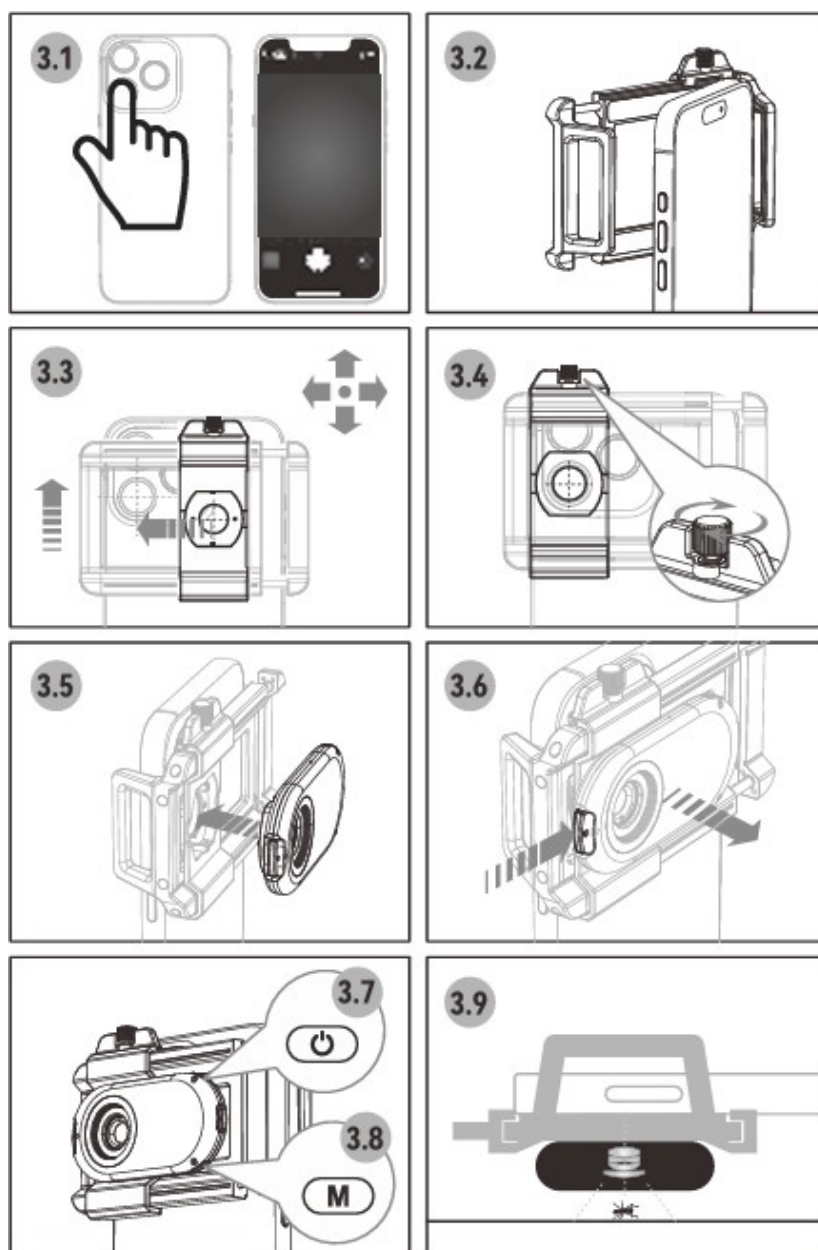

ÖSSZESZERELÉS

3.1 Keresse meg a telefon fő kameráját. Kapcsolja be a kamerát, és takarja el a lencséket; amint eltakarja a fő lencsét, a kijelzőn semmi sem lesz látható.

3.2 Óvatosan rögzítse a tartót a telefonra.

3.3. A telefon és a tartó fő lencséinek egy vonalban kell lenniük.

3.4 Miután mindkét objektív egy vonalban van, rögzítse a retesszel.


3.5 Rögzítse a mikroszkópot a tartóba; hallani fogja a kattánást.

3.6 A mikroszkóp kioldásához nyomja meg az oldalán található gombot.

3.7 A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A gomb megnyomásával válthat a 3 fényerő-szint között.

3.8 Az M gomb megnyomásával válthat a fénymódok között (hideg fény / meleg fény / 50% hideg fény / 50% meleg fény / UV fény).

3.9 Helyezze a mikroszkópot közvetlenül a megfigyelendő tárgy fölé. A fénykép elkészítése érdekében ne mozgassa az objektívet.

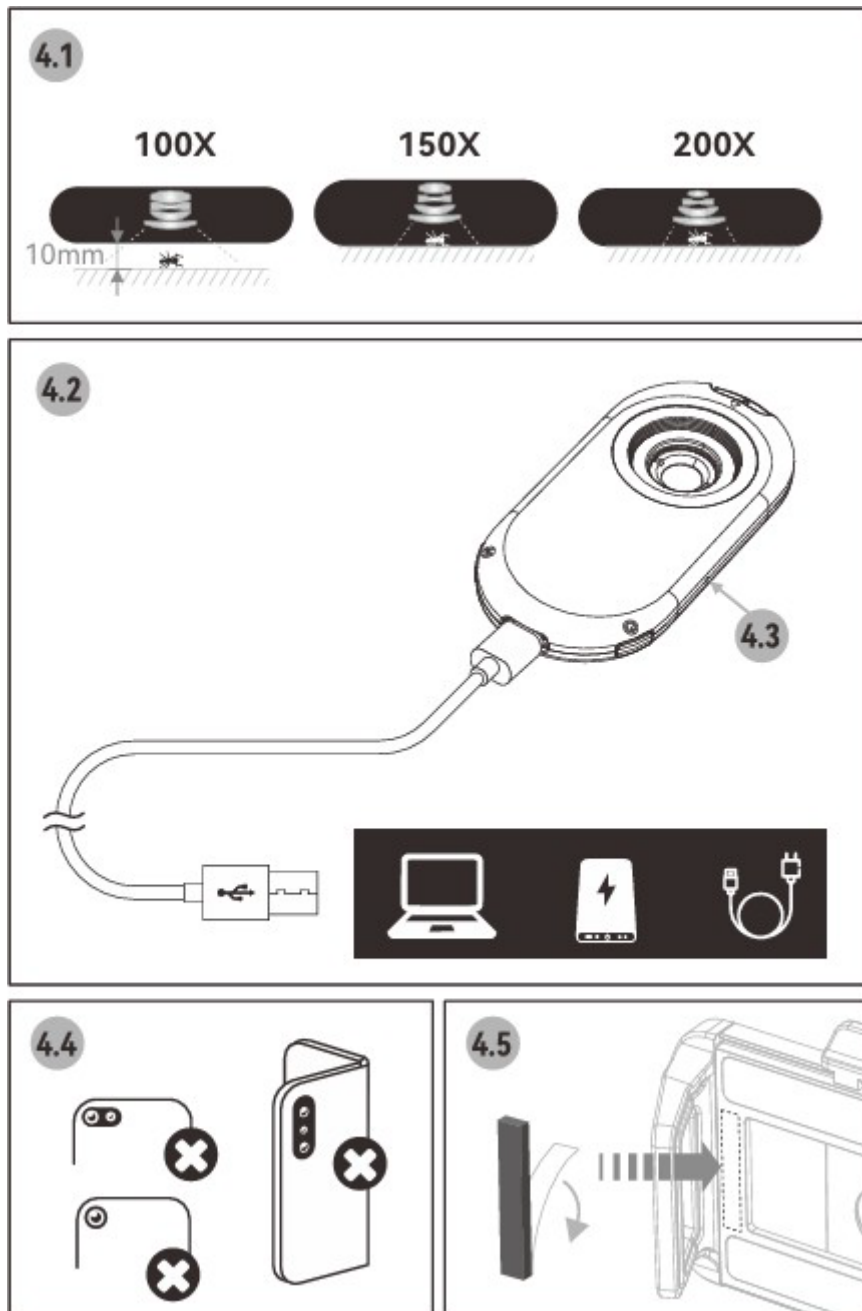

4.1 Nagyítás-referenciák

100X – tartson kb. 10 mm-es távolságot a mikroszkóp és a megfigyelt tárgy között

150X – helyezze az objektívet közvetlenül a megfigyelt tárgy fölé

200X – helyezze az objektívet közvetlenül a megfigyelt tárgy fölé

4.2 Töltse fel USB-C kábellel és adapterrel vagy más áramforrással.

4.3 Töltés közben a piros LED világít, feltöltés után a zöld LED világít. A töltési idő kb. 90 perc, az üzemidő egy feltöltéssel kb. 120 perc.

4.4 A lencse nem feltétlenül kompatibilis minden telefonmodellel.

4.5 Ha a telefonja kiálló kamerával rendelkezik, használjon EVA alátéteket a kiegyenlítéshez.

4.6 Óvatosan kezelje az objektívet. Védje az ütésektől, leeséstől stb.

4.7 Ha a fénykép körül fekete szegélyek láthatók, ellenőrizze az igazítást. A lehető legnagyobb pontosság érdekében mindig állítsa be a távolságot vagy a nagyítást.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.