


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU


IN APL-MS201 Apexel gyermek digitális mikroszkóp

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

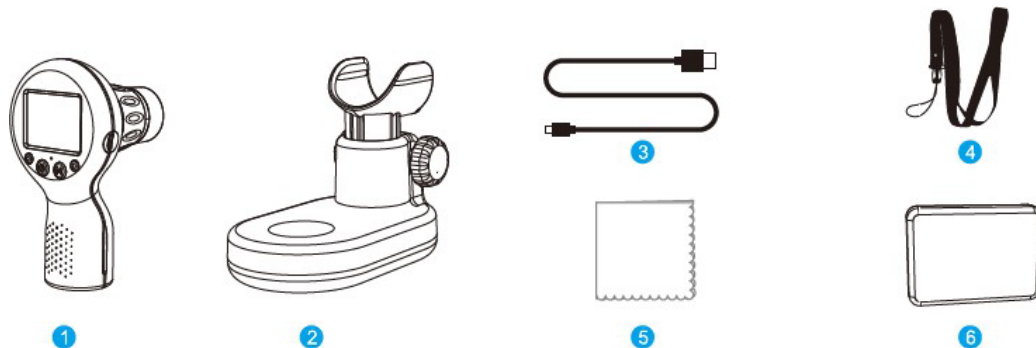


1. Kézi mikroszkóp
2. Mikroszkóp talp
3. USB-C kábel

4. Függesztőpánt
5. Tisztító kendő
6. Alkatrész doboz

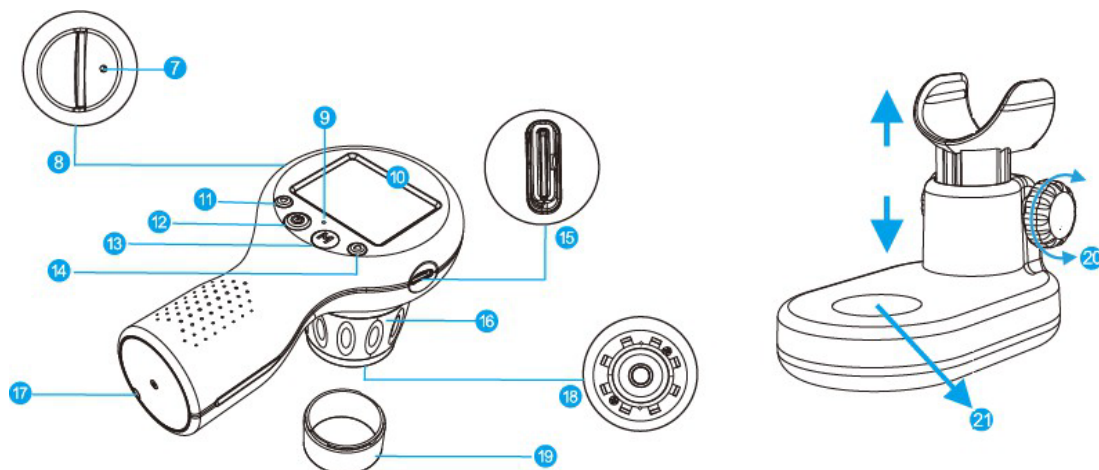

7. Visszaállítási gomb	15. USB-C töltőcsatlakozó
8. TF-kártyahely	16. Fókuszgyűrű
9. Töltésjelző: piros (alacsony akkumulátor töltöttség) / zöld (teljesen feltöltött akkumulátor)	17. Pántfurat
10. Kijelző: 1x – 5x nagyítású kijelző. Tárgy megtekintése, beállítások megjelenítése, fénykép/video készítése a megtekintett tárgyról	18 LED-es lámpa – a megfigyelt tárgy megvilágítása
11. Fényerő csökkentése (hosszan nyomva tartva) / felfelé mozgatás, digitális kicsinyítés (megnyomva)	19. Átlátszó fedél
12. Bekapcsológomb (hosszan nyomva tartva) / megerősítés, fénykép készítése (megnyomva)	20. Helyzetbeállító gomb
13. Menü gomb (hosszan nyomva tartva) / váltás a fényképek között, videó rögzítése, lejátszás (megnyomva)	21. Kijelzőterület
14. Fényerő növelése (hosszan nyomva tartva) / lefelé görgetés, digitális zoom (megnyomva)	

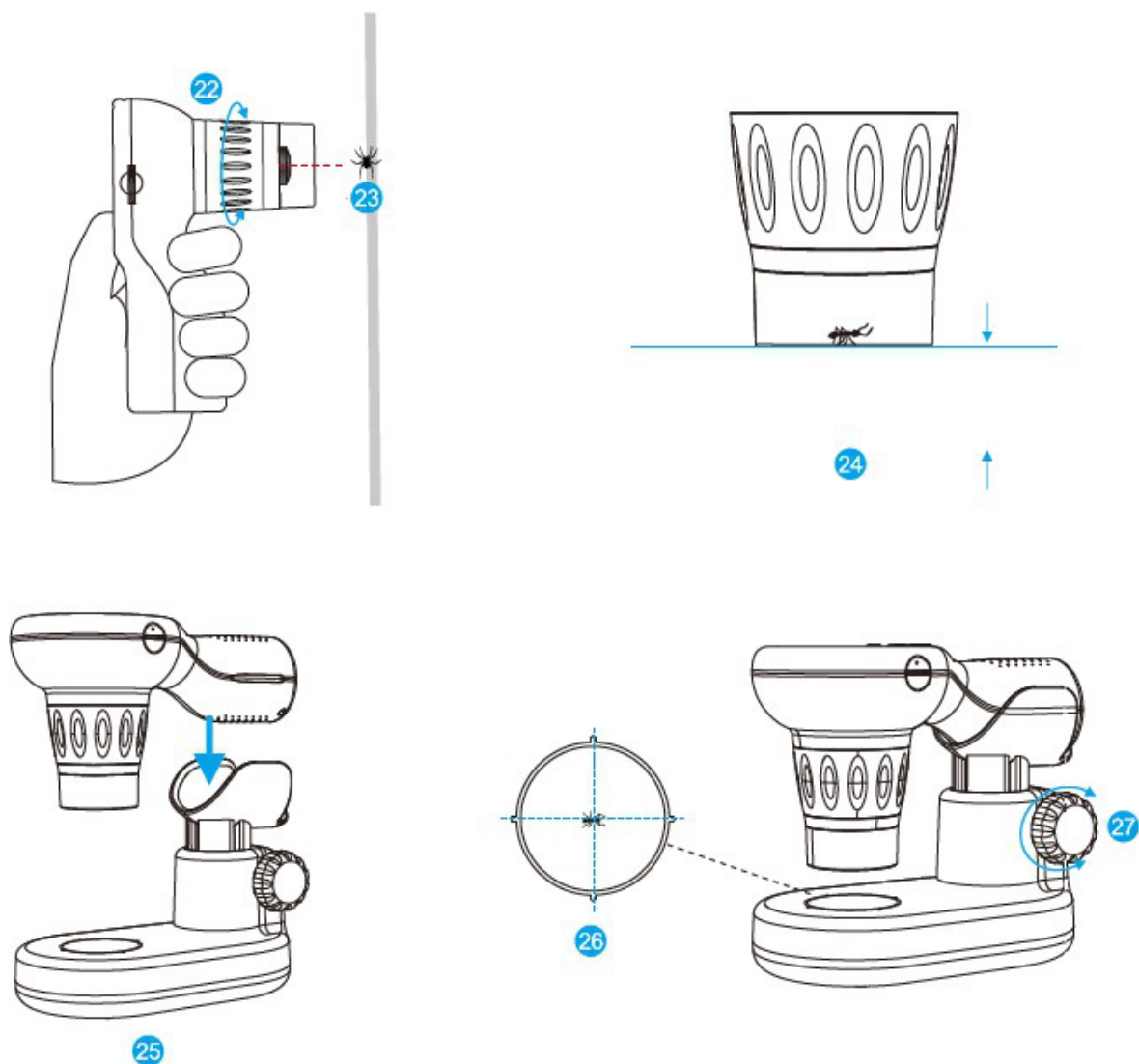

1-1. Tartsa lenyomva a (12) gombot a mikroszkóp bekapcsolásához, a kijelző kigyullad.

1-2. Nyomja meg a (11) gombot a kép kicsinyítéséhez, a (14) gombot a kép nagyításához.

2-1. Helyezze a megfigyelt tárgyat a lencse (23) közepére, és a fókuszgyűrű (22) segítségével állítsa be a fókuszt. A (11) és (14) gombokkal digitálisan nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet. A (12) gomb megnyomásával fényképet készíthet vagy videót rögzíthet.

3-1. A mikroszkópot behelyezheti a tartóba (25).

3-2. Helyezze a megfigyelt tárgyat a látómező (26) közepére.

3-3. A (27) gombbal állítsa be a mikroszkóp talapzatának magasságát, a (22) gyűrűvel pedig állítsa be az élességet.

Megjegyzések:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mikroszkóp akkumulátora megfelelően feltöltve van.
- Objektum követésekor javasoljuk, hogy először a fókuszgyűrűvel állítsa be a fókuszt, majd használja a zoom funkciót.
- Tartson megfelelő távolságot és látószöget.
- Fényképezés vagy videofelvétel készítése közben ne mozgassa a mikroszkópot.
- Használat után mindig kapcsolja ki a mikroszkópot, és törölje le a lencsét és a látómezőt egy ruhával.



1. Bekapcsolás: tartsa lenyomva a (12) gombot 2 másodpercig az indításhoz.
2. Kikapcsolás: tartsa lenyomva a (12) gombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.
3. Fénykép/video készítése / üzemmód váltás: nyomja meg a (13) gombot a kezelőfelületek (28 / 29 / 30) közötti váltáshoz.
4. Fénykép/video készítése: fénykép vagy videó készítése közben a (11) és (14) gombokkal digitálisan nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet. Nyomja meg a (12) gombot fénykép vagy videó készítéséhez.
5. A lámpa bekapcsolása / a fényerő beállítása: tartsa lenyomva a (14) gombot a lámpa bekapcsolásához vagy a fényerő növeléséhez, tartsa lenyomva a (11) gombot a fényerő csökkentéséhez vagy a lámpa kikapcsolásához.
6. Beállítások: tartsa lenyomva a (13) gombot a beállítási felület megnyitásához. A (11 / 14) gombokkal navigálhat a beállítások között. A (12) gomb megnyomásával érvényesítheti a kiválasztott beállítást.
7. Beállítások módosítása: a (11 / 14) gombokkal állítsa be a kiválasztott értéket. A (12) gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, a (13) gomb megnyomásával térjen vissza a beállításokhoz.
8. Fotók/video megtekintése: nyomja meg a (11 / 14) gombokat a fájlok között való böngészéshez, nyomja meg a (12) gombot egy fájl kiválasztásához.
9. Videó lejátszása: tartsa lenyomva a (11/14) gombokat a videó előre- vagy visszatekeréséhez.
10. Fájl törlése: a fájl törléséhez tartsa lenyomva a (13) gombot.

28. Fotó felület

29. Videó felület

30. Kijelző felület

31. Videó törlése

További információk

Töltés

Töltés az USB-C porton és az adapteren keresztül történik. A töltési idő kb. 1,5 óra, az egy feltöltéssel elérhető üzemidő kb. 3 óra. Töltés közben a piros LED világít, töltés után a zöld LED világít.

Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a hátsó oldala felfelé nézzen.

GYIK

Hiba	Ok	Megoldás
A mikroszkóp nem indul el	Alacsony akkumulátor töltöttség	Töltse fel
A kép nem éles és sötét	A világítás nem működik	Kapcsolja be a világítást
A rendszer lefagyott	Nyomja meg az Újraindítás gombot	Egy keskeny tárgy segítségével nyomja meg az újraindítás gombot
A kép nem éles	Rossz az élesség, vagy a felület piszkos	Ellenőrizze az élességet, tisztítsa meg
A kijelző túl fényes	Helytelenül van beállítva	Állítsa be a fényerőt a beállításokban

Övintézkedések

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Védje a lencsét a szennyeződésektől és a sérülésektől.

- Ne helyezze a mikroszkópot egyenetlen felületre.
- A szem védelme érdekében korlátozza a használat időtartamát.

Figyelmeztetés

- Tisztítsa puha, száraz ruhával.
- A számítógéphez való csatlakozáshoz látogasson el a következő weboldalra: www.apexellens.com
- Árnyékos és hűvös helyen tárolja.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakóban.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, forduljon a helyi hatóságokhoz, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le azokat az újrahasznosító helyre.